


ロータをご使用になる前に、遠心機本体の取扱説明書とロータの取扱説明書をよくお読みください。

T15H31 ホリゾンタル形

最高回転速度	15,000 rpm
最大遠心加速度	18,600 xg
ロータ呼称容量	2 mL x 48 = 96 mL
質量	0.9 kg *

* バケットを含みません。

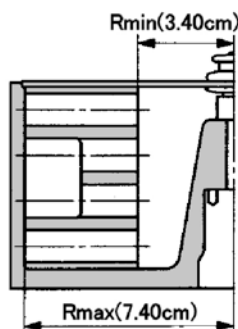

(1)適用チューブ^{*1}

チューブ・ボトル・マイクロプレート					アダプタ・バケット				キャップ	最高 回転 速度 (rpm)	最大 遠心 加速度 (xg)
呼称 容量 (mL)	パーツ No. 品名	サイズ (cm)	材質	実容量 (mL)	パーツ No. 品名	サイズ (cm)	材質	本数 枚数	パーツ No. 品名		
1.5H3 バケット (パーツ No.: S409872A, 数量: 6pcs/set, サイズ: d1=1.1, d2=1.5, L1=4.8, L2=3.8)											
2	市販品	φ1.08x3.9	PP	1.7	---	---	---	---	---	15,000	18,600 ²
	2.0ml マイクロチューブ										
1.5	市販品	φ1.08x3.9	PP	1.4	---	---	---	---	---	15,000	18,600 ²
	1.5ml マイクロチューブ										
1	489241A (100pcs/set)	φ0.9x3.5	ガラス	0.7	489237A (4pcs/set)	0.93x3.05	ABS	1	---	15,000	18,600 ²
	1.0ml 丸底ガラスチューブ				ガラスアダプタ(A)						
0.7	市販品	φ1.08x2.5	PP	0.6	---	---	---	---	---	15,000	18,600 ²
	0.7ml マイクロチューブ										
0.5	489240A (100pcs/set)	φ0.9x3.5	ガラス	0.5	489237A (4pcs/set)	0.93x3.05	ABS	1	---	15,000	18,600 ²
	0.5ml ガラスチューブ				ガラスアダプタ(A)						
	489239A (100pcs/set)	φ0.6x4.7	ガラス	0.5	489238A (4pcs/set)	0.62x4.25	ABS	1	---	15,000	18,600 ²
	0.5ml 丸底ガラスチューブ				0.5 ガラスアダプタ						
市販品	φ0.78x3.0	PP	0.5	487293A (4pcs/set)	0.81x3.0	ABS	1	---	15,000	18,600 ²	
0.5ml マイクロチューブ				0.75 アダプタ							
0.4	市販品	φ0.57x4.6	PP	0.4	487292A (4pcs/set)	0.6x4.7	ABS	1	---	15,000	18,600 ²
	0.4ml マイクロチューブ				0.4 アダプタ						
0.25	市販品	φ0.57x3.0	PP	0.25	487292A (4pcs/set)	0.6x4.7	ABS	1	---	15,000	18,600 ²
	0.25ml マイクロチューブ				0.4 アダプタ						

チューブ・ボトル・マイクロプレート					アダプタ・バケット				キャップ	最高 回転 速度 (rpm)	最大 遠心 加速度 (xg)
呼称 容量 (mL)	パーツ No.	サイズ (cm)	材質	実容量 (mL)	パーツ No.	サイズ (cm)	材質	本数 枚数	パーツ No.		
	品名				品名				品名		
0.75H3 バケット (パーツ No.: S409873A, 数量: 6pcs/set, サイズ: d1=0.8, d2=1.4, L1=4.8, L2=3.8)											
0.5	市販品	φ0.78x3.0	PP	0.5	---	---	---	---	---	15,000	18,600 ^{*2}
	0.5ml マイクロチューブ										
0.4H3 バケット (パーツ No.: S409874A, 数量: 6pcs/set, サイズ: d1=0.6, d2=1.2, L1=5.2, L2=4.7)											
0.4	市販品	φ0.57x4.6	PP	0.4	---	---	---	---	---	15,000	18,600 ^{*2}
	0.4ml マイクロチューブ										
0.25	市販品	φ0.57x3.0	PP	0.25	---	---	---	---	---	15,000	18,600 ^{*2}
	0.25ml マイクロチューブ										

*1 本ロータにはチューブおよびバケット・アダプタが付属していません。ご使用になるチューブと対応するバケット・アダプタをご購入ください。

*2 Rmax が 7.4cm の場合です。

※ 市販品のチューブ・ボトル等は、メーカー指定の許容回転速度または許容遠心加速度以下で使用してください。許容値を超えて使用すると、チューブ・ボトル等が破損する場合があります。