


ロータをご使用になる前に、遠心機本体の取扱説明書とロータの取扱説明書をよくお読みください。

## R5S2 スイングロータ

最高回転速度	5,000 rpm
最高遠心加速度	7,290 × g
ロータ呼称容量	1,000 mL × 6 = 6,000 mL
kファクタ	12,277
質量	28 kg

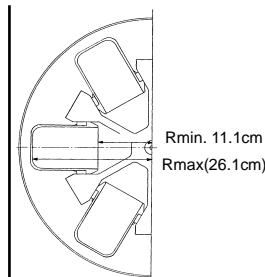

### (1) 適用チューブ \*1

チューブ・ボトル					アダプタ・バケット			キャップ	最高回転速度 (rpm)	最大遠心加速度 (xg)
呼称容量 (ml)	パーツ No.	品名	サイズ (Φ x L cm)	実容量 (mL)	パーツ No. 品名	サイズ (Φ x L cm)	材質	パーツ No. 品名		
1000AL バケット (B) (パーツ No. : S302160A, 数量 : 6pcs/set)										
400	市販品	400mL 血液バッグ		400	S305557A (6pcs/set) PP インナカップ (L)	---	---	---	5,000	7,180
200	市販品	200mL 血液バッグ		200	S305557A (6pcs/set) PP インナカップ (L)	---	---	---	5,000	7,180
---	S305557A (6pcs/set)	PP インナカップ (L)	9.7 x 16	570	---	---	---	---	5,000	7,290
1000	337155A (6pcs/set)	1000PP ボトル	9.8 x 18	900	---	---	---	---	5,000	7,290
1000	339420A (6pcs/set)	1000PC ボトル	9.8 x 18	900	---	---	---	---	5,000	7,290
1000	S412573A (2pcs/set)	1000SS チューブ (B)	9.8 x 15.6	550	---	---	---	---	4,000	4,670
---	市販品	3-5mL ガラスチューブ	1.2 x 12	---	S404767A (2pcs/set) 5G24S1000 アダプタ	---	PP	---	3,000	2,420
---	市販品	10mL ガラスチューブ	1.4 x 12	---	S404768A (2pcs/set) 10G20S1000 アダプタ	---	PP	---	3,000	2,420
---	市販品	15mL ガラスチューブ	1.65 x 12	---	S404769A (2pcs/set) 15G12S1000 アダプタ	---	PP	---	3,000	2,420
---	市販品	50mL ガラスチューブ	1.65 x 12	---	S404770A (2pcs/set) 50G4S1000 アダプタ	---	PE	---	3,000	2,420
500	330437A (4pcs/set)	500PA ボトル	7.3 x 16.3	500	S303437A (2pcs/set) 500S1000 アダプタ	---	PP	---	4,000	4,580
500	328510A (2pcs/set)	500SS チューブ	7.3 x 15	430	S303437A (2pcs/set) 500S1000 アダプタ	---	PP	キャップレス	4,000	4,580
500	328344A (2pcs/set)	500SS ボトル	7.3 x 16.5	390	S303437A (2pcs/set) 500S1000 アダプタ	---	PP	---	4,000	4,580
MAP バケット (パーツ No. : S304829A, 数量 : 6pcs/set)										
400	市販品	400mL MAP バッグ	---	400	S304843B (6pcs/set) インナカップ MAP	---	---	---	3,800	4,200
200	市販品	200mL MAP バッグ	---	200	S304843B (6pcs/set) インナカップ MAP	---	---	---	3,800	4,200
M バケット (パーツ No. : S302822A, 数量 : 6pcs/set)										
---	市販品	120 穴 マイクロプレート	1.3 x 9.2 x 1.2	---	---	---	---	---	2,000	910
---	市販品	96 穴 マイクロプレート	1.3 x 8.5 x 1.4	---	---	---	---	---	2,000	910

\*1 本ロータにはチューブ・バッグ・マイクロプレートおよびバケット・アダプタが付属していません。ご使用になるチューブ・バッグ・マイクロプレートと対応するバケット・アダプタをご購入ください。

※ 市販品のチューブ・ボトル等は、メーカ指定の許容回転速度または許容遠心加速度以下で使用してください。許容値を超えて使用すると、チューブ・ボトル等が破損する場合があります。

### (2) 標準付属品

パーツNo.	品名	数量
S403145A	潤滑用コーティング	1
84850206	スパナ	1